

Humedímetro automático 8 granos.  
Humedad, temperatura, peso específico.



## Sencillo y compacto


- Selección del grano.
- Llenado de la tolva y lanzamiento de la prueba.

## Rápido

- Análisis y visualización de los resultados en 35 segundos (incluido el vaciado).

## Preciso

- Resultado fiable y repetible con un volumen de muestra de un litro.

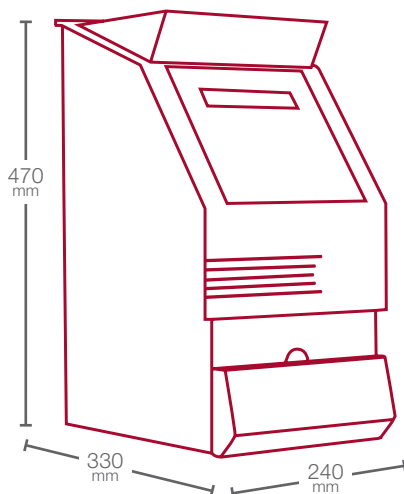

 9,6 Kg

 110/220V / 50Hz



Duración de un test: **35 segundos**  
Tiempo del operador : **5 segundos**

**Conforme a la norma**

**NF EN ISO 7971-2**

## Principio de medición

El Agri-TR® utiliza la tecnología universal de la medición capacitiva para determinar el contenido de agua y el peso específico (PE) a través del autoenrase de las celdas (sistema patentado).

### Las principales aplicaciones

- Hasta 64 Calibraciones Disponibles A Elección Entre: Cereales, Oleaginosos, Proteaginosos, Pastos Comprimidos...
- Posibilidad de desarrollar nuevas calibraciones por medio de pedido.

## Funcionamiento

1. Selección del grano.

1:TRIGO MOLIDO



2. Poner el grano en la tolva.



3. Pulsar la tecla "Test".



4. Leer los resultados en la pantalla.

6:TRIGO MOLIDO  
T°: 19,1°C  
HLW: 81,2kg/h1 M=12,8%

5. Recuperar el grano en el cajón.



## Ventajas

### CONFORT

Lanzamiento de la medición por :

- Simple llenado de la tolva.
- Presión de la tecla "Prueba".
- Vaciado automático de las celdas.

**Ciclo completo en 35 segundos.**

**Ajuste de la medición del peso específico (PE) por tipo de grano.**

Posibilidad de personalizar "el encabezado" del ticket de impresión, con el software Aqua-Pro (en opción).

**Transportable y utilizable para las mediciones sobre el terreno. Posibilidad de alimentarlo a través de la toma de 12 V de un vehículo (alimentación en opción).**

**Multilingüe.**

### FIABILIDAD

**Ajuste específico por grano.**

**Compensación automática de la medición** en función de la temperatura exterior y/o de la temperatura del grano.

**Temperatura de utilización :** de 2 a 45 °C.